

## 1 Gewichtssätze

- Achten Sie darauf, dass das Etui fest verschlossen ist bzw. fixieren Sie den Verschluss
- Verpacken Sie das Etui in einer Tüte oder Tasche. Das verhindert, dass Gewichte verloren gehen, falls der Verschluss sich während des Transports doch öffnen sollte
- Platzieren Sie das Etui mit der Tüte oder Tasche in einer ausreichend großen Umverpackung
- Polstern Sie diese mit zusätzlichem Füllmaterial aus, um dem Etui eine möglichst stabile Position zu verschaffen

## 2 Einzelgewichte

- Polstern Sie ggf. das Gewicht im Etui mit zusätzlichem Füllmaterial, so dass es bei Erschütterungen gut geschützt ist
- Achten Sie darauf, dass jedes Etui fest verschlossen ist bzw. fixieren Sie den Verschluss
- Verpacken Sie die Etuis in einer Tüte oder Tasche. Das verhindert, dass Gewichte verloren gehen, falls ein Etui sich während des Transports doch öffnen sollte
- Platzieren Sie die Etuis mit der Tüte oder Tasche in einer ausreichend großen Umverpackung
- Polstern Sie diese mit zusätzlichem Füllmaterial aus, um jedem Etui eine möglichst stabile Position zu verschaffen

## 3 Waagen und sonstige Messgeräte

- **Generell: Beachten Sie immer die Angaben des Herstellers.**
- Verwenden Sie für den Versand die Original-Verpackung.
- Nehmen Sie die Wiegeplatte ab und legen Sie sie separat in das Paket
- Bringen Sie, falls machbar, die Transportsicherung an
- Fixieren Sie bei Analysewaagen die Türen des Windschutzes, so dass diese während des Transports fest verschlossen bleiben
- **Bitte senden Sie alle für den Betrieb notwendigen Teile (z.B. das Netzteil) mit ein**

Bitte legen Sie das Bestellformular und eventuell weitere Unterlagen (Lieferschein, bisheriger Kalibrierschein etc.) bei.

Bitte adressieren Sie die Sendung an:

**KERN & SOHN GmbH**  
**Kalibrierlabor**  
**Ziegelei 1**  
**72336 Balingen**

*Die aufgeführten Hinweise sind lediglich als Empfehlungen zu betrachten und nicht grundsätzlich auf alle Geräte übertragbar. Der Versand erfolgt stets auf eigene Gefahr.*